
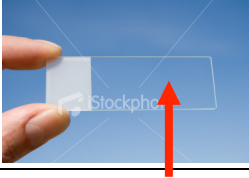





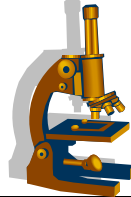
Cartes de procédure pour le montage humide

<p>Obtenez une lame de microscope propre et sèche</p>  <p>et une lamelle</p> 	<p>Utilisez le compte-gouttes</p>  <p>pour placer 1 ou 2 gouttes d'eau au milieu de la lame de microscope</p> 
<p>Illustrez les échantillons que vous avez vus.</p> 	<p>Placez la lame devant vous.</p>
<p>Découpez attentivement une lettre minuscule « e » dans le journal.</p> 	<p>Commencez par une puissance faible, et passez à une puissance forte</p> 

Visionnez l'échantillon



sous le microscope



Abaissez doucement la lamelle sur l'échantillon.



Si des bulles d'air se piègent, bougez délicatement la lamelle avec votre doigt.

Utilisez une pince



pour placer le « e » à l'endroit sur la goutte d'eau.

Tenez très attentivement la lamelle par les bords, à un angle d'environ 45° sur la surface de la lame

